

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU**  
**ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.**  
Office : E35, KDC TÂN THUẬN NAM, Đ. PHÚ THUẬN, Q.7, TP.HCM  
TEL: (84.28) 62921289 – FAX: (84.28) 62921285  
E-mail: info@aisco.vn

**CÂN KỸ THUẬT 500G**

Mã số tài liệu: HD-SDTH	Ban hành lần: 01.00	Ngày ban hành: 26/12/2018	Trang: 1/ 4
----------------------------	------------------------	------------------------------	-------------

Nơi nhận: 1. Giám đốc Công ty  
2. Phòng thử nghiệm

Người soạn: Lê Thị Nhi

Chữ ký:

Người phê duyệt: Nguyễn Hữu Lê

Chữ ký:

**Lịch Sử Thay Đổi**

LẦN BAN HÀNH	TRANG SỬA	NỘI DUNG CHỈNH SỬA	GHI CHÚ
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>KIỂM SOÁT TÀI LIỆU</b></p> <p> <input checked="" type="radio"/> Nội bộ                      <input type="radio"/> Bên ngoài  <input checked="" type="radio"/> Bản gốc                      <input type="radio"/> Copy ___/___ </p> <p>Bộ phận lưu giữ: <u>PTN/F3</u></p> <p style="text-align: center;">Ngày <u>26</u> tháng <u>12</u> năm <u>2019</u></p> </div>	



**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU**  
**ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.**  
Office : E35, KDC TÂN THUẬN NAM, Đ. PHÚ THUẬN, Q.7, TP.HCM  
TEL: (84.28) 62921289 – FAX: (84.28) 62921285  
E-mail: info@aisco.vn

### CÂN KỸ THUẬT 500G

Mã số tài liệu: HD-SDTH	Ban hành lần: 01.00	Ngày ban hành: 26/12/2018	Trang: 2/ 4
----------------------------	------------------------	------------------------------	-------------

#### I. Tên thiết bị: Cân kỹ thuật 500g

-Model: PA512

Xuất xứ: Mỹ

#### II. Mô tả thiết bị

STT	Tên phím	Mô tả
1	Unit/Menu	Phím chuyển đổi đơn vị
2	>O/T<	Phím trả về giá trị 0.00
3	On/off	Phím bật/tắt cân
4	Print	Chức năng in

#### III. Yêu cầu kỹ thuật

- Nguồn điện qua Adapter: 220V-240V.
- Thời gian ổn định 3 giây.
- Mức cân lớn nhất 500g.
- Mức cân nhỏ nhất 0.01g.
- Giá trị chia nhỏ nhất 0.01g.

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU	
<input checked="" type="radio"/> Nội bộ	<input type="radio"/> Bên ngoài
<input checked="" type="radio"/> Bản gốc	<input type="radio"/> Copy ___/___
Bộ phận lưu giữ: PTN   F9	
Ngày 26 tháng 12 năm 2019	

#### IV. Cách sử dụng:

##### 1. Cân chỉnh thăng bằng cân


Sử dụng các chân xoay ở dưới đáy cân để cân chỉnh sao cho giọt nước ở giữa tâm cân.

##### 2. Bật/tắt cân

- Kiểm tra Adapter có điện vào ngõ Input 220V-240V.
- Kết nối Adapter với nguồn điện 220V.
- Nhấn nút ON/OFF để bật cân.

#### Nơi lưu trữ:

- + File cứng (gốc): lưu trong File 2.9. Hồ sơ thiết bị tại tủ hồ sơ phòng thử nghiệm
- + File scan: lưu trên Server theo đường dẫn A:\TAI LIỆU\BẢO-ẢIS\FILE-QUY ĐỊNH-HƯỚNG DẪN\130718-HIENH LUC

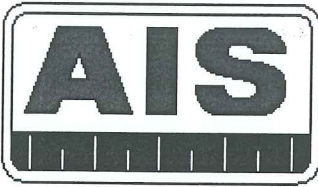

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU**  
**ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.**  
Office : E35, KDC TÂN THUẬN NAM, Đ. PHÚ THUẬN, Q.7, TP.HCM  
TEL: (84.28) 62921289 – FAX: (84.28) 62921285  
E-mail: info@aisco.vn

### CÂN KỸ THUẬT 500G

Mã số tài liệu: HD-SDTH	Ban hành lần: 01.00	Ngày ban hành: 26/12/2018	Trang: 3/ 4
----------------------------	------------------------	------------------------------	-------------

- Để tắt cân án và giữ nút cho đến khi màn hình hiện chữ off thì nhấn phím On/Off ra.

#### 3. Chức năng trừ bì

Đặt khối lượng cần trừ bì lên cân. Nhấn phím >O/T< một lần để trừ bì, khi đó màn hình sẽ thể hiện giá trị 0.00

Khi lấy bì ra khỏi cân, màn hình sẽ hiển thị giá trị âm, sau đó nhấn phím >O/T< một lần để màn hình trở về giá trị 0.00

#### 4. Cân mẫu

Kiểm tra lại sự cân bằng của cân trước khi cân, nếu chưa cân bằng thì thực hiện lại như mục a.

Kiểm tra nguồn điện, việc kết nối Adapter với cân.

Nhấn nút On/off để bật cân, khi màn hình hiển thị 0.00 thì tiến hành cân.

Đặt bì lên cân và nhấn phím >O/T< một lần để trừ bì, khi đó màn hình sẽ hiển thị về giá trị 0.00. Đặt mẫu lên đĩa cân đợi giá trị thể hiện ổn định ghi lại kết quả cân.

#### V. Điều kiện bảo quản

- Nhiệt độ môi trường: Từ 20°C đến 30°C.

- Độ ẩm: Từ 30% đến 70%.

- Đặt trong hộp kính để tránh tác động của bên ngoài.

#### VI. Kiểm tra bảo trì

- Kiểm tra: (Chu kỳ kiểm tra: 1tháng/lần).

- Kiểm tra hệ thống dây điện.
- Kiểm tra độ thẳng bằng của cân.

- Chuẩn cân:

Dùng quả cân chuẩn kiểm tra trước mỗi lần cân, nếu thấy độ sai lệch quá so với phạm vi cho phép thì phải đem hiệu chuẩn lại

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU	
<input checked="" type="checkbox"/> Nội bộ	<input type="checkbox"/> Bên ngoài
<input checked="" type="checkbox"/> Bản gốc	<input type="checkbox"/> Copy ___/___
Bộ phận lưu giữ: PTN/F9	
Ngày 26 tháng 12 năm 2018	

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 2.9. Hồ sơ thiết bị tại tủ hồ sơ phòng thử nghiệm

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn A:\TAI LIEN\BRO-AIS\FH E1-QUY DINH-HUONG DAN\130718-HIEU LIU





CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU  
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.

Office : E35, KDC TÂN THUẬN NAM, Đ. PHÚ THUẬN, Q.7, TP.HCM  
TEL: (84.28) 62921289 – FAX: (84.28) 62921285  
E-mail: info@aisco.vn

CÂN KỸ THUẬT 500G

Mã số tài liệu: HD-SDTH	Ban hành lần: 01.00	Ngày ban hành: 26/12/2018	Trang: 4/ 4
----------------------------	------------------------	------------------------------	-------------

- Bảo trì: không bảo trì, chỉ khi thiết bị có hư hỏng cần sửa chữa thì sẽ được thực hiện bởi nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ.

<b>KIỂM SOÁT TÀI LIỆU</b>	
<input checked="" type="radio"/> Nội bộ	<input type="radio"/> Bên ngoài
<input checked="" type="radio"/> Bản gốc	<input type="radio"/> Copy ___/___
Bộ phận lưu giữ: <u>LTN/F8</u>	
Ngày <u>26</u> tháng <u>12</u> năm <u>2018</u>	

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 2.9. Hồ sơ thiết bị tại tủ hồ sơ phòng thử nghiệm

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn A:\TAI LIỆU\OIBO-AIS\FILE QUẢN ĐỊNH HƯỚNG DANH MỤC\130718-HIEU LITC